



لاب طب

مرکز جامع و معتبر تامین مستقیم
مواد شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی

امید است این فایل برای مراجعین گرامی
مفید واقع شود.



آدرس: شیراز، خیابان صورتگر، نرسیده به قصردشت

تلفن تماس: ۰۷۱۳۲۳۳۴۶۹۸


واتساپ: ۰۹۳۳۱۸۱۷۹۳۳

وبسایت: www.labtebco.ir

اینستاگرام: labtebco

راهنمای تصویری آماده سازی تیترازول های آمپولی

هر تیترازول آمپولی دارای ۲ سر میباشد. یک سر تیز و یک سر قیفی شکل. ابتدا قسمت تیز تیترازول را سوراخ میکنیم و آن را به طوری که محتویات آن چکه نکند درون ظرف مورد نظر قرار میدهیم.

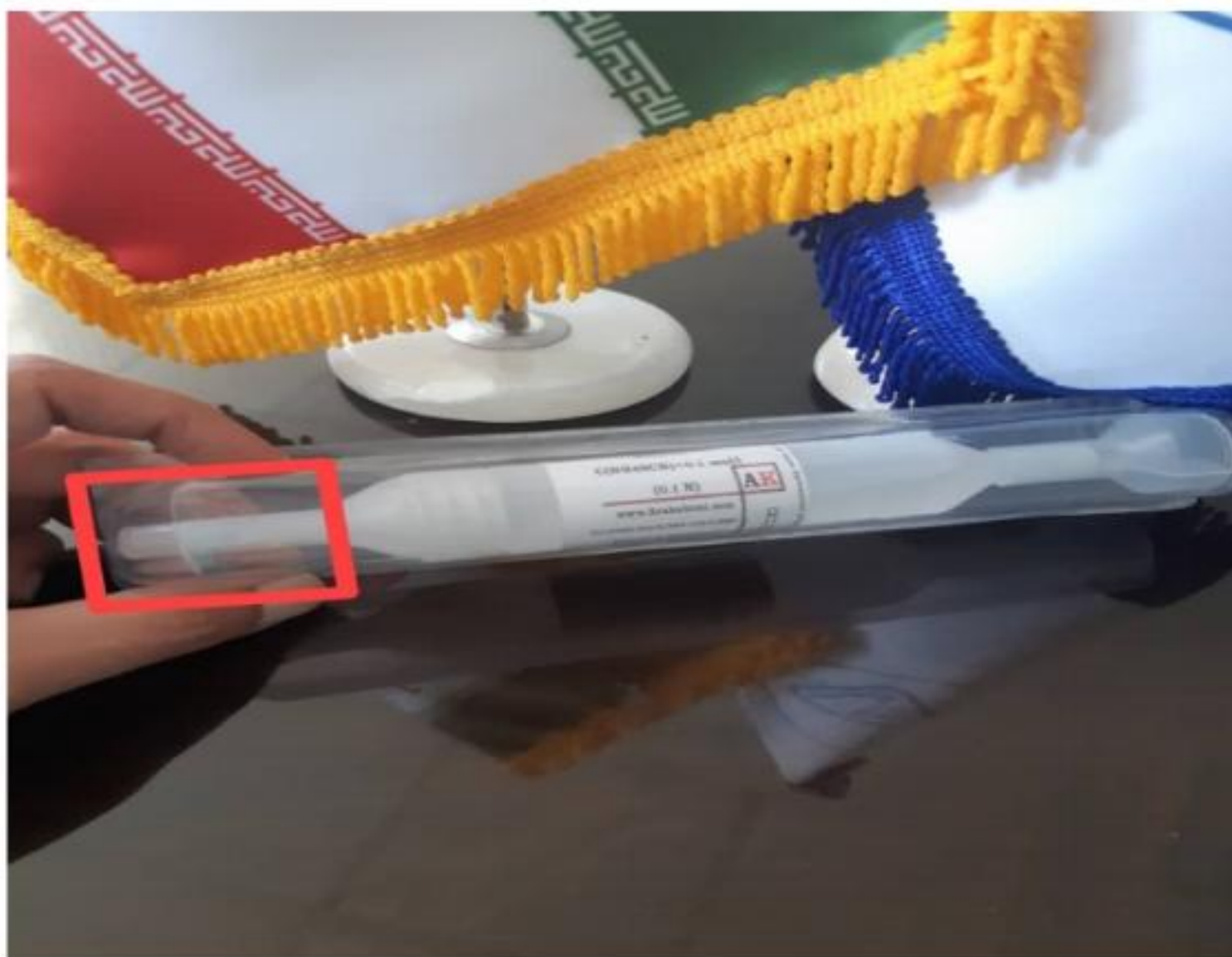

سپس تیترازول را به صورت عمودی داخل ظرف نگه میداریم.



در مرحله ی بعد ظرف قیفی شکل تیترآزول را سوراخ نموده و محلول تیترآزول در ظرف تخلیه میشود.

******* مرحله پایانی که بسیار مهم است این است که از طرف قیفی شکل تیترآزول آب مقطر وارد شود تا تمام محتویات آن به صورت کامل تخلیه شود. پس از این مرحله با آب مقطر حجم درون ظرف را به حجم نوشته شده روی پاکت تیترآزول میرسانیم. (برای مثال ۵۰۰ سی سی و یا یک لیتر).

